

Procédure d'installation du spectrophotomètre Continental Sciences SP800

Accès direct à notre site Support : <http://eurosmart.biz/sav/support/>

Installation des drivers

- Télécharger les drivers Windows pour Continental Sciences SP800
- Dézipper le fichier téléchargé
- Connecter le spectrophotomètre sur le port USB
- Ouvrir de gestionnaire de périphériques
- Cliquer 2 fois rapidement sur le nom de l'appareil
- Cliquer sur « Mettre à jour le pilote »
- Orienter l'installation sur le PC, dans le dossier « Drivers » téléchargé et dans le sous-dossier correspondant à l'environnement Windows dont vous disposez
- Poursuivre le process d'installation jusqu'à son terme

Installation de LATISpec


- Télécharger le logiciel LATISpec dans la rubrique « Mises à jour et Evaluations » « LATIS » de notre site Support
- Cliquer sur le fichier auto-exécutable téléchargé pour lancer l'installation du logiciel
- Poursuivre le process d'installation jusqu'à son terme

Installation du pilote LATISpec

ATTENTION : LATISpec ne doit pas être exécuté lors de l'installation du pilote, mais doit déjà être installé sur le poste.

- Télécharger le pilote LATISpec pour spectrophotomètre Continental Sciences SP800
- Contacter le technico-commercial Eurosmart de votre académie, ou envoyer un email à l'adresse licences@eurosmart.fr, afin d'obtenir le code d'installation propre à votre appareil
- Cliquer sur le fichier auto-exécutable téléchargé pour lancer l'installation du pilote
- Introduire votre code d'installation dans le champ prévu à cet effet dans l'installateur
- Poursuivre le process d'installation jusqu'à son terme

Le pilote est désormais installé sur le poste pour l'appareil concerné. Cette procédure doit être réalisée pour chaque appareil. Chaque appareil dispose d'un code d'installation de pilote qui lui est propre.

	LATISpec – Eurosmart		Version 1.0
	Annexe	Procédure d'installation du spectrophotomètre Continental Sciences SP800	Page 1